

6xDNA 上样缓冲液

6xDNA Loading Buffer



产品详情

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
F15266	6xDNA 上样缓冲液	-20°C	2 年

产品介绍:

6xDNA 上样缓冲液(6xDNA Loading Buffer), 是一种经过适当改良的常规的六倍浓缩的 DNA 上样缓冲液。本上样缓冲液以溴酚蓝为指示剂, 稀释至 1X 后比重仍然较大, 上样时极易下沉, 且颜色清晰可见。

本 DNA 上样缓冲液经过改良, 可以室温长期保存。

使用方法 (仅供参考):

在 5 μ l 的待测样品中加入 1 μ l 本产品, 混匀后上样, 电泳。

注意事项:

1. 本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床诊断或治疗, 食品及化妆品等用途。请勿存放于普通住宅区。
2. 为了您的安全和健康, 请穿好实验服并佩戴一次性手套和口罩操作。
3. 实验结果可由多种因素影响, 相关处理只限于产品本身, 不涉及其他赔偿。

免责声明: 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话: 13564444959

官网: www.followme-shop.com

地址: 北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客 服