



## Summus®组织运输保存液

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
SS1001	Summus®组织运输保存液	-20/4℃	1 年/2 周

### 产品介绍:

1. 组织样本的运输是生物实验中常用且关键的一环，因此选择方便使用且不影响组织样本生物活性的组织保存液尤为重要。
2. Summus®组织运输保存液是一种即用型低温组织运输保存液，适用于人与动物的新鲜组织样本的低温存储和运输，可保持术后组织或者穿刺组织 48h 内的活力及新鲜度，便于长距离样本运输使用。
3. Summus®组织运输保存液成分由艾名医学自主研发，不含 DMSO 等抗冻剂的无菌组织保存液，对组织无毒害作用，不影响保存组织的生理功能，并且其中含有多重保护剂及缓冲液成分，可维持组织样本内外的渗透压，保护其形态及活力。

### Summus®组织运输保存液使用说明(仅供参考):

1. 艾名医学提供的 Summus®组织运输保存液一瓶共 100mL，-20℃避光保存，有效期 1 年(建议分装于-20℃保存，避免反复冻融)，4℃保存，有效期 2 周，即用即取。
2. 运输新鲜组织样本时，直接将新鲜组织置于样本储存管中(注：组织块太大将影响样本活性和组织运输保存液中营养物质的交换，需将组织样本修剪至体积约为 0.5cm<sup>3</sup>)，加入足量 Summus®组织运输保存液浸没组织，于 2-8℃运输，尽快运输至实验室进行处理。

### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
3. 实验结果受多种因素影响，相关处理仅限于产品本身，不涉及其他赔偿。

免责声明：本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话: 13564444959

官网: [www.followme-shop.com](http://www.followme-shop.com)

地址: 北京市海淀区东北旺西路 58 号尚科办公社区 C 区一楼



公众号



客服