

黑胶虫清除试剂(200X)



产品详情

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
C11119	黑胶虫清除试剂(200X)	-20℃	1 年

产品简介:

1. “黑胶虫”及其分解复合物是一种常见的细胞污染物，与细胞共生，随细胞传代而传代，通常抗生素对其无效。“黑胶虫”与细胞竞争性生长，对细胞生长不利，严重时导致细胞死亡。目前很多细胞存在被“黑胶虫”污染的现象，对细胞培养及其后续实验造成了极大地影响。
2. “黑胶虫”污染的细胞常见的特性有以下几点：(1)培养基不浑浊，但在显微镜下观察细胞时，细胞周围和培养液中有很多“小黑点”，且随着培养时间的延长“小黑点”逐渐增多，更换培养液或洗涤细胞不能将其去除；(2)“小黑点”污染的细胞，营养消耗快，需要频繁更换培养液；(3)“黑胶虫”污染的细胞生长缓慢，细胞状态差，空泡化严重，甚至还可能导致细胞形态的改变。
3. “黑胶虫”清除试剂是本公司开发的新一代产品，含有清除“黑胶虫”的特殊成分。本产品经过了上百种细胞的测试和长期的实验验证，对细胞无害，对清除“黑胶虫”污染效果显著，能够很好的杀灭和抑制“黑胶虫”。

产品使用说明(仅供参考):

1. 根据所培养细胞的特性，将“黑胶虫”清除试剂配制成相应的完全培养基，建议现配现用。
2. 推荐稀释比例为 1:200。例如 10mL 的完全培养基加入 50 μ L 的 Anti-Nano 黑胶虫清除试剂混匀。
3. 使用“黑胶虫”清除培养基 3 天之后，即可见明显清除效果；连续使用 12-14 天即可将“黑胶虫”清除，若“黑胶虫”污染较为严重，可延长处理 3-5 天。
4. 因环境中可能依然存在污染源，为了避免细胞再次受到“黑胶虫”的污染，建议您在“黑胶虫”清除以后继续使用，以达到预防的效果。

注意事项:

1. 收到产品后首先检查包装是否完好，若有破损，请及时与我们联系。
2. 确认产品无任何问题后，如果不立即使用，请将产品及时放入-5~-20℃中避光保存，避免反复冻融；融解后于 2-8℃中避光保存，2 周内使用最佳。
3. 本产品经 0.22 μ m 过滤除菌，使用本产品时应注意无菌操作，避免污染。
4. 仔细阅读产品说明书，了解产品相关信息，如使用方法、保存方式、有效期等，确保操作方式与产品说明书相一致。若因操作方式与产品说明不一致而导致出现的问题，责任由客户自行承担。
5. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
6. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
7. 实验结果受多种因素影响，相关处理仅限于产品本身，不涉及其他赔偿。

免责声明：本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话:13564444959

官网:www.followme-shop.com

地址:北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客服