

黑胶虫清除剂

Nabact Rid



产品详情

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
EM50002	黑胶虫清除剂	-20℃	18 个月

产品信息：

产品名称	黑胶虫清除剂
货号	EM50002
运输条件	冰袋运输
稀释比例	1:1000
适用范围	大多数哺乳动物细胞、成体干细胞、原代细胞、免疫细胞、造血干细胞等细胞的 黑胶虫污染以及日常的细菌污染

产品简介：

- 1.Nabact Rid 是黑胶虫清除剂，主要用于清除细胞、血清、培养基中的黑胶虫，同时对常见的细菌也有一定的清除作用。在细胞培养的时候，有时会在 400 倍显微镜下看到小黑点在动，小黑点有时呈点状，有时呈小的片状，运动形式为在原地振动(类似布朗运动)，这就是黑胶虫。
- 2.Nabact Rid 其主要成分为抗菌素，对黑胶虫的污染可以得到有效的清除和控制，为防止污染和抢救有价值的细胞提供帮助，节约人力物力、减少不必要的经费支出和保证科研工作的顺利进行。

产品特点：

- 1.24 小时内快速清除轻度黑胶虫污染，重度黑胶虫污染在长期使用后也有挽回的可能。(但过于严重时，建议直接丢弃污染细胞。)

2.对细胞伤害极小，也可日常使用预防黑胶虫污染。

3.产品无挥发性、无毒性，对人体绝对安全。

4.近千次细胞实验验证，确认品质可靠。

5.除黑胶虫污染外，本产品也可处理日常细菌污染。

使用说明(仅供参考):

1.请在收到货后，将试剂管瞬时离心(3000rpm, 3-5s)后保存。

2.使用 Nabact Rid 处理时，建议保持细胞密度在 50 ~ 60%。

3.推荐 Nabact Rid 的稀释比例为 1:1000，例如:5mL 培养基加入 5μL 的 Nabact Rid。

4.弃去旧的培养基，用 PBS 将细胞清洗干净，再加入新鲜的含有 Nabact Rid 的培养基，2 天 1 次，连续处理 3 个周期。

注意事项:

1.分装储存，务必现配现用。

2.因本品与抗生素有拮抗作用，因此不得与抗生素混用。

3.若细胞污染非常严重，细胞状态不佳，建议以 1:500 的比例使用，并适当延长处理时间。

4.因本产品属于蛋白类产品，若部分细胞对本产品敏感，建议使用本品处理 2 天，然后换用无本品的培养基处理 1-2 天，重复此步骤处理 3-4 个周期即可。

5.本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。

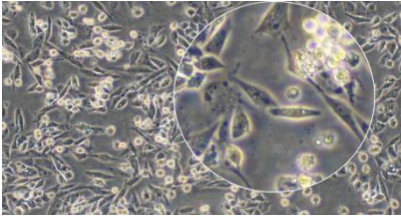
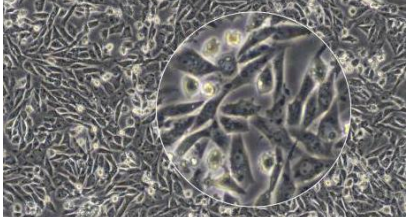
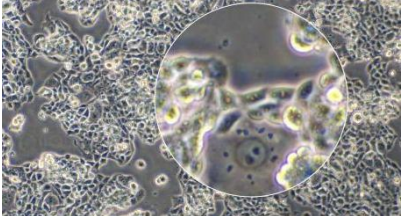
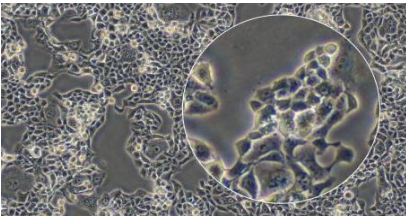
6.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

7.实验结果受多种因素影响，相关处理仅限于产品本身，不涉及其他赔偿。

注: Nabact Rid 能够清除大部分种类的黑胶虫，而对细胞本身无毒，已经过上百种的细胞实验验证，如：小鼠胚胎干细胞或 iPS 细胞、人胚胎干细胞或 iPS 细胞、HEK293、Hela、HepG2、HCT116、COS-7、Vero、

Huh-7、MDCK、PANC-1、SW620、U2OS、MCF-7、MRC-5、NIH-3T3、CCC-ESF、CHO-S、CHO-K1、CHO-DG44、H295R、HL60、K562、MDA-MB-231、SP20、T47D、BM 和 BV2 等。

细胞使用状态图：

	处理前	处理后
DF-1		
RPMI2650		

免责声明： 本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。

北京伊事达科技有限公司

电话：13564444959

官网：www.followme-shop.com

地址：北京市海淀区东北旺西路58号尚科办公社区C区一楼



公众号



客 服